

饲料中氯羟吡啶的测定 GB/T 22262-2008

1、适用范围

适用于饲料中氯羟吡啶的测定(该实验选用基质为复合饲料)

参考标准:《GB/T 22262-2008 饲料中氯羟吡啶的测定 高效液相色谱法》

2、溶液的配置

- 1) 氯羟吡啶标准贮备液: 称取 1mg 标准品,用甲醇稀释至 10mL,溶度为 0.1mg/mL,作为氯羟吡啶的贮备液。
- 2) 氯羟吡啶标准工作液: 称取 1mL 贮备液,用甲醇稀释至 10mL,溶度为 0.01mg/L,为氯羟吡啶的工作液。
- 3) 50%甲醇水: 50mL 甲醇用水定容至 100mL。

3、提取步骤

复合饲料 (粉碎)

精密称取 5g 样品于 50mL 离心管中,加 25mL 甲醇,振荡 1min,超声 20min,3000r/min 离心 5min,取 10mL 上清液待净化。

4、SPE 净化步骤

SPE 柱: 月旭 Welchrom® Alumina-N, 规格: 5g/12mL

活化: 20mL 甲醇平衡, 弃去

上样: 待净化液全部上样, 收集

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 TeL:400-810-6969



洗脱: 10mL 甲醇洗脱, 压干收集

浓缩: 合并收集液于旋蒸瓶中,50℃旋蒸至干,用 50%甲醇水复溶至 1mL,过 0.22 μ m 有机滤头, 上机检测。

5、注意事项

加标水平: 在 5g 样中精确加入 0.05mL 的 0.01mg/mL 氯羟吡啶的工作液,加标水平为 0.1mg/kg,机读数为 0.2mg/L。

标准上用 1mL 甲醇复溶,会存在溶剂效应,这里改成用 50%甲醇水

6、色谱条件

色谱柱: 月旭 Ultimate® XB-C18 4.6×150mm, 5μm

流动相: A-乙腈, B-水(等度 A:B=10: 90)

流速: 1.000mL/min

柱温: 30℃

进样量: 20μL

检测波长: 270nm

7、色谱图或者加标回收率结果

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 TeL:400-810-6969



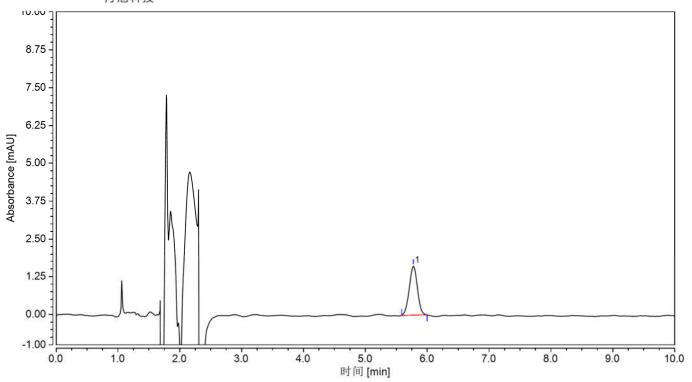


图 1、氯羟吡啶 0.2µg/mL 图谱

峰名称	保留时间	峰面积	峰高	相对峰面积	拖尾因子	分离度	塔板数
	min	mAU*min	mAU	%		(EP)	(EP)
氯羟吡啶	5.777	0.246	1.619	100.00	0.97	n.a.	9196

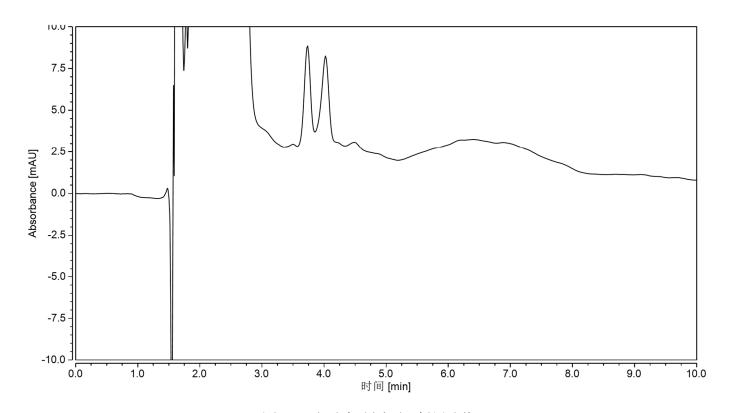


图 2、 复合饲料空白过柱图谱

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 TeL:400-810-6969



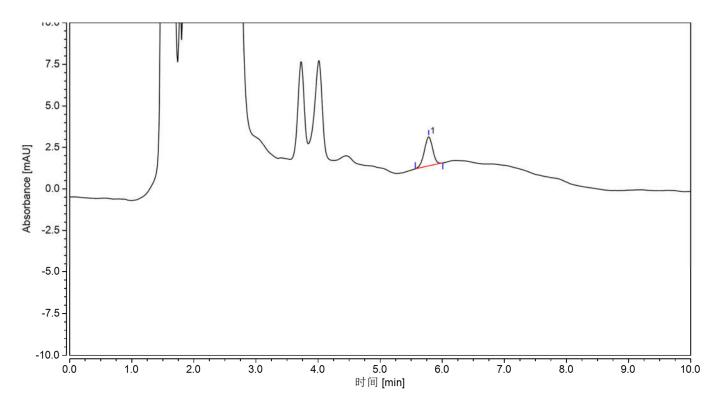


图 3、复合饲料样加标 0.1mg/kg 图谱

表 1.加标回收率表

名称	加标水平	平均回收率%	RSD%	
石 你	mg/kg	1均凹収率%	(n=2)	
氯羟吡啶 0.1		106	1.17	

8、相关产品信息

货号	名称	规格	
00518-20074	SPE 小柱	Welchrom® Alumina-N,5g/12ml,20pk	
00837-05006	50	离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,	
	50mL 螺口尖底离心管	袋装,未灭菌, 50ml, 50/包	
00824-31001	Welch 固相萃取装置	12 位方缸	
00821-32291	盖子+垫片	预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm 蓝色短螺	
	<u></u>	纹开口盖 中心孔 6mm 100pk	
00821-40927 样品瓶		2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处	

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 TeL:400-810-6969



		11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk	
00201-31041	液相色谱柱	Ultimate [®] XB-C18,4.6×150mm,5μm	
00802-02201	针头式过滤器	进口 NY,13mm*0.22μm,100pk	
00826-C287P100	氯羟吡啶/克球酚/二氯二甲	CAS No.:2971-90-6, 100mg	
	吡啶酚标准品	CAS NO2371 30 0, 100mg	

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 TeL:400-810-6969