

# 月旭科技(上海)股份有限公司

报告编号: 20240627-607-02

### 测试报告

样品信息							
样品名称	磁	项目编号		20240627-607-02			
样品批号		样品性状		/			
收样日期	2	测试期间		2024/07/13~2024/07/13			
标样信息							
名称 规构			数量				
磷脂酰胆碱	磷脂酰胆碱供试品 20 mg			1 份			
		实验要求	<b></b>				
开发方法分析磷脂酰胆碱供试品,要求主物质与杂质分离且分离度大于 1.5							
参考方法							
客户方法							
		试剂信息	1				
试剂名	<b>3</b> 称	级别	品牌				
纯水	(	二级			月旭		
正己	烷	色谱级			麦克林		
异丙酮	享	色谱级		阿拉丁			
仪器信息							
仪器厂家			仪器型号				
安捷伦			Agilent 1260				

### 1. 试验过程

### 1.1. 色谱条件

色谱柱:	Ultimate SiO2 (4.6×250mm, 5μm)
流动相:	正己烷: 异丙醇: 水(25:400:100)
流 速:	0.5 ml/min
进样量:	20 μL
柱 温:	30 ℃
检测器:	UV



第1页共3页

邮编: 201600 邮编: 321000 邮编: 211500



## 月旭科技(上海)股份有限公司

报告编号: 20240627-607-02

检测波长:	207 nm			
	时间 (min)	正己烷: 异丙醇: 水(25:400:100)		
洗脱程序	0 100 %			
	40	100 %		
注意事项		/		

#### 1.2. 溶液配制

#### 1.2.1. 流动相配制

精确移取 25ml 正己烷,400ml 异丙醇和 100ml 水混合,充分混匀后超声即得。


#### 1.2.2. 对照品溶液配制

溶剂:甲醇;

磷脂酰胆碱供试品溶液: 称取供试品 50mg 于 5ml 容量瓶中, 甲醇溶解并定容至刻度, 混匀即得;

#### 2. 谱图和数据

1) 空白溶剂分析图谱:

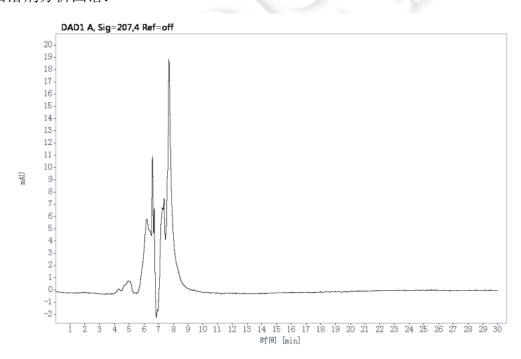

信号:	DAD1 A, Sig=207,4 Ref=off					
化合物名称	保留时间 [min] 峰面积	峰面积百分比	分离度USP	拖尾因子	理论塔板USP	
		0				
未知杂质1		0				
未知杂质2		0				
磷脂酰胆碱		0				



第2页共3页


邮編: 201600 邮编: 321000 邮编: 211500



## 月旭科技(上海)股份有限公司

报告编号: 20240627-607-02

#### 2) 磷脂酰胆碱供试品溶液分析图谱:

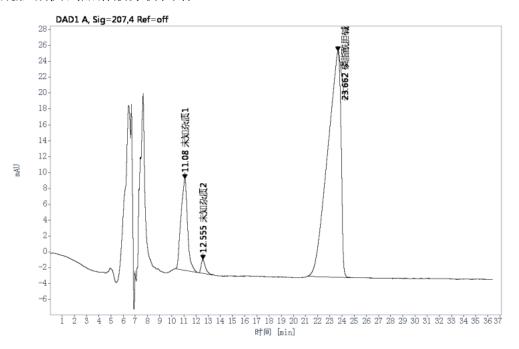

信号:	DAD1 A, Sig=207,4 Ref=off					
化合物名称	保留时间 [min]	峰面积	峰面积百分比	分离度USP	拖尾因子	理论塔板USP
未知杂质1	11.08	429.87	16. 23		1.00	2022. 9
未知杂质2	12. 55	42.34	1.598	1.85	1.26	6887.8
磷脂酰胆碱	23.66	2177. 21	82. 18	7.81	0.62	1785. 8

#### 3. 结论

使用月旭色谱柱 Welch Ultimate SiO2(4.6×250mm, 5μm)在此色谱条件下分析供试品溶液,目标物磷脂酰胆碱保留时间为 23.66min,且与杂质分离度大于 1.5,符合分析要求。

报告人: Jeff

审核人: Jim

目 期: 2024/07/16



第3页共3页