

月旭科技(上海)股份有限公司

报告编号: 20240823-828-01

测试报告

样品信息							
样品名称	混合脂肪酸溶液(含油酸、亚油酸、棕榈酸)		棕榈酸)	项目编号	20240823-828-01		
样品批号	\			样品性状	溶液		
收样日期	2024/09/02			测试期间	2004/09/10-09/14		
名称		规格		数量			
油酸		0.5mg/mL	_	5			
亚油酸		0.4mg/mL		5			
棕榈	酸	0.5mg/mL		5			
实验要求							
筛选合适的色谱柱,使三者满足分离的同时,拖尾因子小于 1.5							
客户标准							
武剂信息							
试剂名	3称	级别		品牌			
甲醛	Ê	AR		麦克林			
甲醇	i de la companya de l	HPLC		月旭			
仪器信息							
仪器厂家			仪器型号				
安捷伦			1260 (ELSD)				

1. 试验过程

1.1. 色谱条件

色谱柱:	Xtimate [®] C8 (4.6×150mm, 3μm)			
流动相:	流动相 A: 0.1%甲酸溶液 流动相 B: 甲醇			
流 速:	1.0ml/min			
进样量:	10μ1			
柱 温:	25℃			



第1页共4页



月旭科技(上海)股份有限公司

报告编号: 20240823-828-01

检测器:	ELSD					
检测波长:	漂移管温度: 70℃,载气流速: 1.8L/min, Gain: 6					
洗脱程序	时间 (min)	流动相 A (%)	流动相 B (%)			
	0	15	85			
	10	0	100			
	30	0	100			
	31	15	85			
	40	15	85			
注意事项	\					

1.2. 溶液配制

1.2.1. 流动相配制


流动相 A: 取甲酸 1ml,溶于 1000ml 超纯水中,混合均匀,超声脱气,即得;

流动相 B: 取色谱纯甲醇, 超声脱气, 即得。

1.2.2. 混合脂肪酸对照品线性溶液 5 配制:客户提供。

2. 谱图和数据


(1)混合脂肪酸对照品线性溶液 5 检测图谱

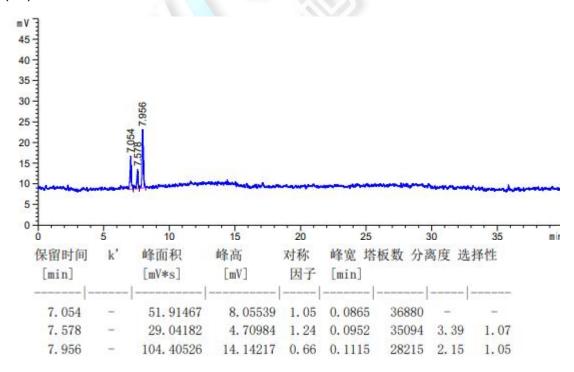



第2页共4页

邮编: 201600

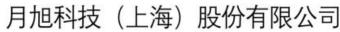

报告编号: 20240823-828-01

化合物编号 1: 亚油酸 含量 [ng/ul]: 0.10000

峰描述 [min]:

welch

信号 : ELS1 A, ELSD Signal 保留时间: 7.05401 k': 峰高 : 8.05539 峰面积:

起始点 : 6.86729 结束点: 7. 25714 斜峰: 0.37312 余值: 0.82562 .. 处半峰宽:

0.08646 5 δ: 0.27521 切线: 0.12612 拖尾: 0.27271 对称因子(来自积分器): 1.05197

USP 拖尾: 1.18354 积分类型: VR R 时间增量 [msec]: 12,50000 2236 数据点 :

51.91467 16 14 12 10

化合物编号 2: 棕榈酸 含量 [ng/ul]: 0.10000

峰描述 [min]:

信号: ELS1 A, ELSD Signal 保留时间: 7.57751 k': 峰高 : 4.70984 峰面积:

起始点 : 7.43604 结束点: 斜峰 : 0.25343 余值:

.. 处半峰宽:

5 δ: 0.23250 切线: 0.12112 0.23000

29.04182

7.71917

0.08497

0.09521

12,50000 1426 13 -

12 -

11 -

10 -

拖尾: 1,23764

对称因子(来自积分器): 1.06564 USP 拖尾: BV R 积分类型:

时间增量 [msec]:

数据点:

化合物编号 3: 油酸 含量 [ng/ul]: 0.10000

峰描述 [min]:


信号 : ELS1 A, ELSD Signal 保留时间: 7.95592 k':

峰高 : 14.14217 峰面积: 104.40526 起始点 : 7.72047 结束点: 8.19833 斜峰: -0.17010 余值:

.. 处半峰宽: 5 δ: 0.25146 切线: 0.17131 拖尾: 0.24542

对称因子(来自积分器): 0.65599 USP 拖尾: 1.32063

VV R 积分类型: 时间增量 [msec]: 12,50000 数据点:

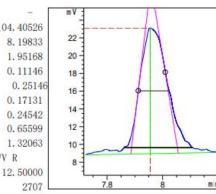



第3页共4页



月旭科技(上海)股份有限公司

报告编号: 20240823-828-01

3. 结论

使用月旭 Xtimate® C8(4.6×150mm, 3μm)在此色谱条件下,分离良好,满足客户检测要求。

报告人: Sunny

审核人: Wu XM

日期: 2024/09/18





第4页共4页